

Uimavesinäytteen ottaminen.

Mikrobiologinen analyysi

Avaa pullon korkki, älä laita korkkia tiskipenkille, tai muulle mahdollisesti kontaminoituneelle alustalle.

Näytteen otonyhteydessä tulisi pitää kiinni pullon keskiosasta.

Näyte tulisi ottaa noin 1 m :in syvyydestä.

Pullo töyttöaste tulis olla n. 80%. Sulje korkki huolellisesti.

Pullo sisältää natriumtiosulfaattia, eikä sitä saa huuhdella.

Säilytä pulloa kylmässä näytteenoton jälkeen. Jos kuljetus ylittää 4 tuntia pitää näytteet säilyttää kylmässä koko kuljetuksen ajan. Ei kuitenkaan jäädytettynä.

Kylmäkalle sisältyy testipakettiin. Tulisi pakastaa jäiseksi ennen käyttöä.

Täytä liitteenä oleva lähete.

Kirjaa tarvittavat tiedot pullon etikettiin.

Näytteiden tulisi olla perillä laboratoriossa viimeistään 24:tunnin sisällä näytteenotto hetkestä.